



Kenndaten (Gerätespezifikation):

- Fein- / Präzisionswaage: Hersteller

Bedienung:

Bedienungshandbuch, Standort

A) Anwendungsbereich

Zum Wiegen im Wägebereich von ... bis ... mit einer Genauigkeit von ... (siehe Aufkleber des Herstellers).

B) Betrieb

1. Libelle in die Mitte des Kreises mit Fußdrehknöpfen einstellen.
2. Ein/Austaste betätigen
3. Zum Trieren TARA drücken.
4. Waagschale aufsetzen, TARA drücken, Wägegut auflegen, Gewicht ablesen.
5. Ausdruck bzw. Ablesen bei konstanter Gewichtsangabe

C) Sicherheitshinweise

Einschalten eine halbe Stunde vor Kalibrierung zum Erreichen der Betriebstemperatur. Bei Wechsel des Aufstellorts 2 Stunden bis zum Erreichen der Raumtemperatur warten.

Wartung / Reinigung:

Reinigung in ausgeschaltetem Zustand mit Pinsel oder Tuch (evtl. mit Alkohol getränkt). Beim Abnehmen der Waagschale darauf achten, dass der Schirmring zusammen abgenommen wird und keine Verunreinigungen in die Lagerung kommen können. Jährliche Wartung und Reinigung erfolgt durch Herstellerfirma.

Nummer der vorliegenden Fassung: 01	Verfasser Name	Apothekenleitung: Name
Inkrafttreten der vorliegenden Fassung: 08.12.08	Datum: Unterschrift:	



Justierung/Kalibrierung :

Die Waage wird arbeitstäglich (oder dem Gebrauch angemessen) automatisch justiert. Dazu wird nach dem Einschalten die entsprechende Taste gedrückt, das ausgedruckte Protokoll, falls vorhanden, abgezeichnet und die Justierung im Justier-Logbuch dokumentiert. Außerdem erfolgt eine arbeitstägliche (oder dem Gebrauch angemessene) Überprüfung mit einem Prüfgewicht (100 mg für die Feinwaage / 10 g für die Präzisionswaage): auf die tarierte Waage nur mit Handschuhen und Pinzette Gewicht aufstellen und abgelesenes Gewicht dokumentieren. Ab einer Abweichung von mehr als ± 1 mg / ± 10 mg ist die Apothekenleitung zu informieren. Jährlich erfolgt eine Kalibrierung durch den Service, alle 2 Jahre durch das Eichamt.

Vorgehen bei Funktionsstörungen

Wenn nicht selbst zu beheben, Apothekenleitung informieren und ggf. Servicetechniker bestellen. Kann das Gerät nicht unmittelbar nach Auftreten der Störung repariert werden, Vermerk „Funktionsstörung, außer Betrieb“ anbringen und im Geräteordner eintragen.

Dokumentation

Sämtliche Wartungs- und Reparaturmaßnahmen werden im Logbuch eingetragen.

Service-Adresse:

Nummer der vorliegenden Fassung: 01	Verfasser Name
Inkrafttreten der vorliegenden Fassung: 08.12.08	Datum: Unterschrift: