


ZL	ZENTRALLABORATORIUM DEUTSCHER APOTHEKER	Kalibrieranweisung
Titel: Kalibrierung von Fein- / Präzisionswaagen		Dokument/Version: K-0xx/01 gültig: 0x.0x.2010 Seite 1 von 2
K-Vorlage erstellt: Datum, Ersteller/in	Vorlage geprüft und genehmigt: Datum, Apothekenleitung	

Anwendungsbereich:

Arbeitstäbliche (oder dem jeweiligen Gebrauch entsprechende) Justierung / Kalibrierung von Fein- / Präzisionswaagen.

Durchführung:

Bei der Überprüfung der Waage wird wie folgt vorgegangen:

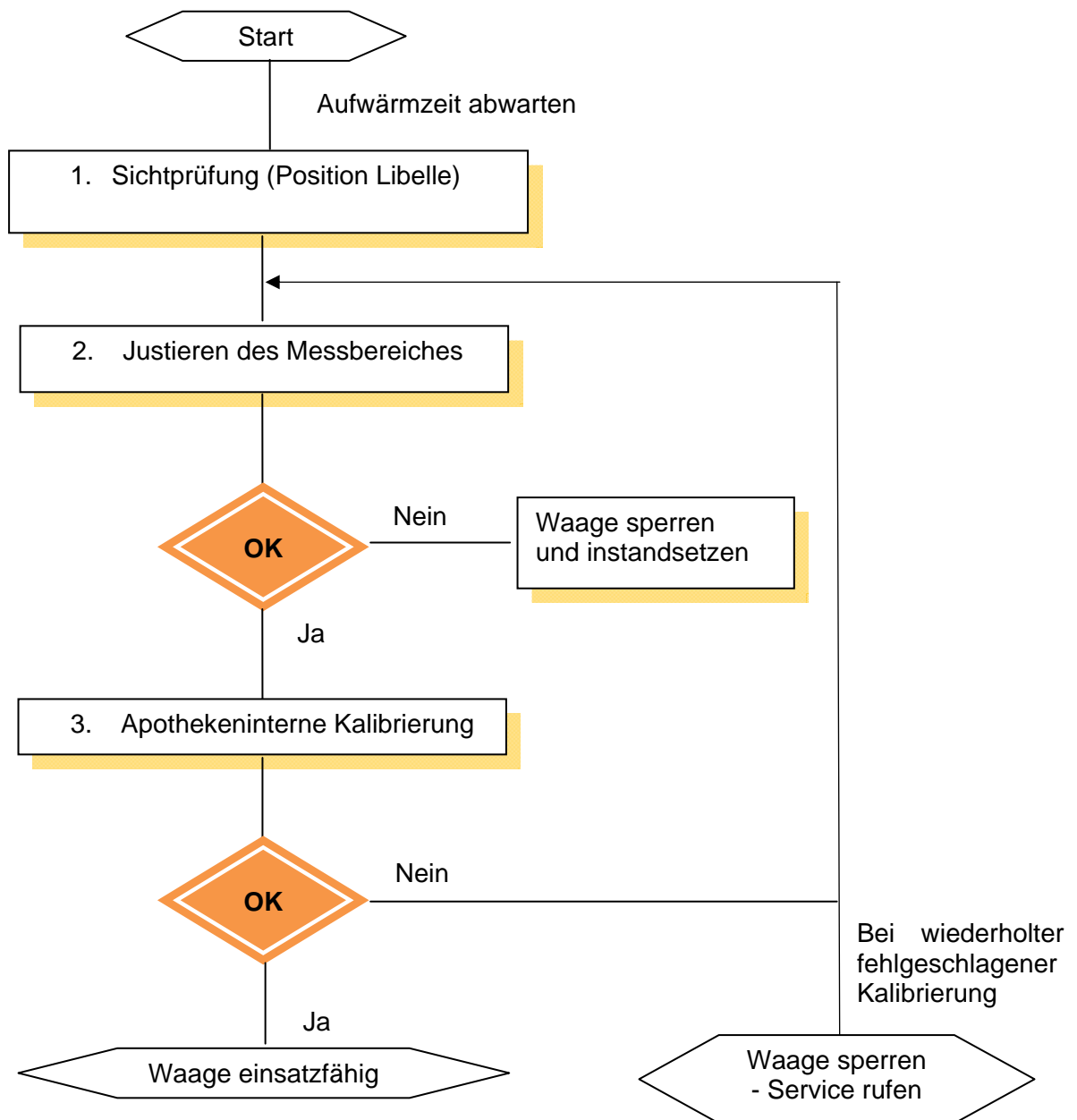

ZL	ZENTRALLABORATORIUM DEUTSCHER APOTHEKER	Kalibrieranweisung
Titel: Kalibrierung von Fein- / Präzisionswaagen		Dokument/Version: K-0xx/01 gültig: 0x.0x.2010 Seite 2 von 2

- zu 1.:** Die Libelle wird über die Fußdrehknöpfe der Waage in die Mitte des Kreises eingestellt.
- zu 2.:** Die interne Justierung wird über die entsprechende Taste auf der Waage abgerufen. Der erstellte Ausdruck in das Logbuch eingeklebt oder dokumentiert werden.
- zu 3.:** Die apothekeninterne Kalibrierung erfolgt durch das Auflegen eines Prüfgewichtes. Es wird empfohlen folgende Gewichte und Grenzwerte zu verwenden:

Waagentyp	verwendetes Prüfgewicht	erlaubte Abweichung
Feinwaage	100 mg	±1 mg
Präzisionswaage	10 g	±10 mg

Das Auflegen der Gewichte wird durch Einkleben entsprechender Ausdrucke oder das Eintragen der abgelesenen Werte in das Logbuch dokumentiert.

Eine Sperrung der Waage erfolgt durch das Anbringen eines entsprechenden Aufklebers (s. SOP) und wird im Logbuch vermerkt.